


GUIA PARA EL USO DE LA AUTOCLAVE No. 4 (EXCLUSIVAMENTE PARA MATERIAL LIMPIO)

1) Prender botón (OFF a ON) que se encuentra a la izquierda de la misma autoclave.

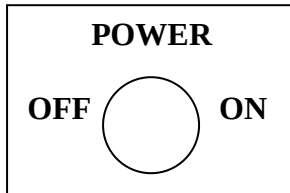

2) Aparecerá una pantalla iniciando en N1, escaneando hasta llegar a N6. Al finalizar el escaneo, aparecerá una pantalla negra solicitando indicaciones.


PRESIONAR: RESET POWER INTERRUPTION



3) Aparecerá una nueva pantalla con datos y recuadros:



4) Enseguida **PRESIONAR** JACKET IS, el cual automáticamente encenderá el generador. Ambos recuadros cambiarán de OFF a ON

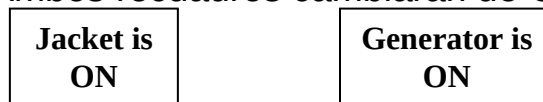

5) **PRESIONAR:** CYCLE SELECT



Para seleccionar el CICLO, aparecerá un cuadro numérico e introducir código de 3 dígitos: **111**



6) De acuerdo a lo que se va a esterilizar, **PRESIONAR:**

Gravity

Cristalería y paquetes

Liquids

Medios líquidos, agua

7) Seleccionar el tiempo de esterilización y secado según sea el caso y presionar un solo recuadro:

Select Cycle

SELECT

8) Presionar **YES** si estamos de acuerdo con el tiempo seleccionado. Posteriormente aparecerá toda nuestra selección. Se escuchará un sonido como máquina registradora (el generador, jacket y chamber comenzarán a subir) indicando que inicia el ciclo.

9) Al terminar de esterilizar se escuchará una pequeña alarma que indicará que ha finalizado la esterilización y en un cuadro parpadeante se avisará que se puede abrir la puerta.

CYCLE
COMPLETE
OPEN DOOR


10) Sacar con cuidado el material y/ o líquidos esterilizados y dejar la autoclave encendida. En caso de ensuciar la autoclave, el usuario tiene la obligación de limpiarla.

11) Cuando se apague la autoclave, checar que el JACKET IS y el GENERATOR IS queden en **OFF**.

Jacket is
OFF

Generator is
OFF

12) Y finalmente apagar el botón que se encuentra a la izquierda de la autoclave de ON a OFF.

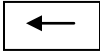NOTA: Si al presionar los dígitos, tocamos algún número equivocado, se debe presionar  retroceso para borrar e introducir el código correcto.